

가. 설치법

1. 편의상 CD를 F: 라하고 Hard disk를 C: 라 한다.
2. F:\FACETRT\DISK1\SETUP을 실행시켜 설치한다.
설치 중 물어 보는 것은 전부 default 로 하여 next만을 클릭한다.
그 결과 실험장비와 관련된 설치 파일이 C:\FACETRT 에 모두 설치되었다.
3. 다음 F:\FACETENG\SETUP을 실행시켜 설치한다.
두 번 next를 선택하고 나면 설치하고자 하는 course(과정)묻는 것이 보인다.
그러면 “Clear All”을 선택한 다음 우리가 관심이 있는 다음의 세 과정만을 설치한다.
“Analog Communications (20507K)”
“Digital Communications1 (54687K)”
“Digital Communications2 (24414K)”
등을 클릭하여 선택한 후, next 버튼을 누른다.
이제 배우고자 하는 과정이 영문으로 설치되었다.
3. 다음에는 한글판 과정을 설치한다.
C:\FACETKOR directory(folder)를 새로 만든다. 그런 다음
F:\FACETKOR 내에 있는 다음의 파일들을 C:\FACETKOR로 copy 한다.
0018001.tbk - 0018007.tbk
0022001.tbk - 0022007.tbk
0023001.tbk - 0023007.tbk
모든 .avi 파일
4. 다음의 F:\FACETKOR 내에 있는 파일들을 C:\FACETKOR 과
C:\FACETCOR 로 copy 한다.
w00018.ini
w00022.ini
w00023.ini
5. 이로서 영문과정 및 한글과정의 설치가 모두 끝났다. 이제
WinFACET Configuration & Utilities 아이콘을 더블 클릭하여 실행시킨다.
이 것은 환경설정을 하는 과정으로 다음의 “나. 환경설정법”을 참조하기 바란다.

나. 환경설정법

1. 맨 처음 WinFACET Configuration & Utilities를 실행시키면 new password를 물어보는 데 그냥 아무 것도 기입하지 않고 OK를 클릭한다.

2. 다음 System Paths 항목 가운데서

Stand-Alone/Local Course Files Path:에서 다음을 입력한다.

C:\FACETKOR

그런 다음 반드시 맨 아래에 있는 Apply 버튼을 클릭하여야 입력한 내용이 저장되게 된다.

참고로 영문으로 과정을 익히고자 하면 path를 다음과 같이 입력한다.

C:\FACETCOR

3. 다음 위쪽의 System Options 항목 가운데서 가운데 있는

“Base Unit Com Port:”를 Off-Line으로 선택한 후 Apply 버튼을 누른다.

4. 그런 다음 좌측 하단에 있는 문을 클릭하여 빠져 나간다. 이제 WinFACET 아이콘을 더블 클릭하여 실행시켜 과정들을 공부한다.

Documented by Chung on Sep. 7, 2001